



Q17. QC Register のログイン方法を教えてください

A17. サポートインフォメーションサイト (<https://sysmex-support.com/jp/>) よりログインして下さい。

(1) 「ログイン」をクリックします。

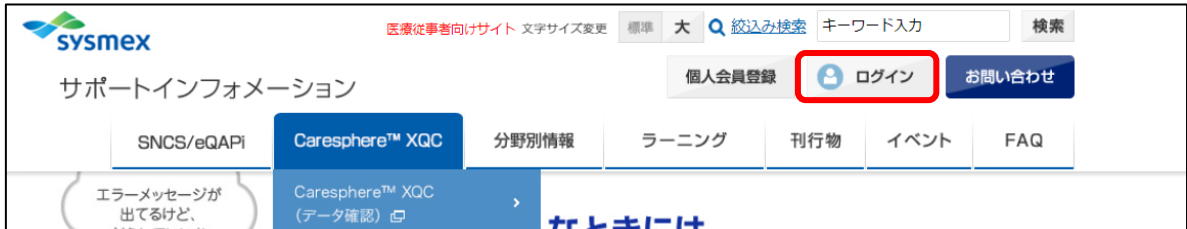

(2) 「ユーザーID」「パスワード」を入力します。

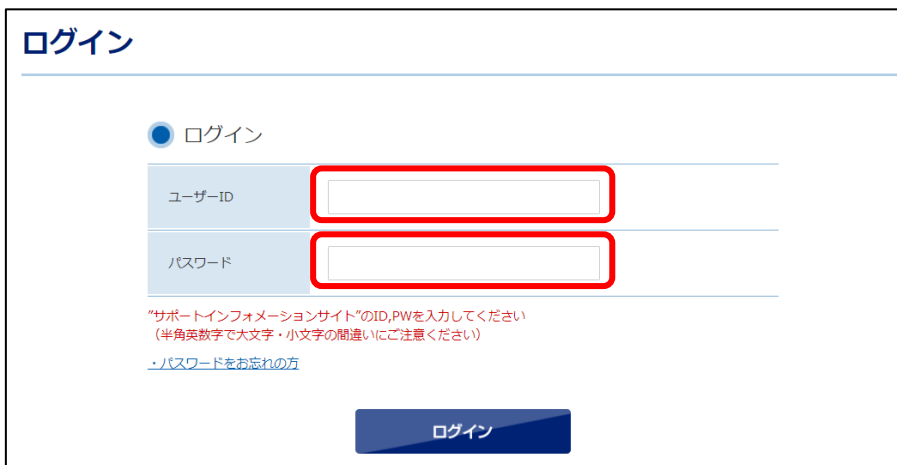

The screenshot shows the Sysmex login page. The page title is 'ログイン'. There is a radio button for 'ログイン'. Below it, there are two input fields: 'ユーザーID' and 'パスワード', both highlighted with red boxes. Below the input fields, there is a note: '“サポートインフォメーションサイト”のID,PWを入力してください (半角英数字で大文字・小文字の間違いにご注意ください)'. There is also a link: 'パスワードをお忘れの方'. At the bottom, there is a 'ログイン' button.

(3) 「Caresphere™XQC」をクリックします。

* ログイン後、「〇〇さん、ようこそ」と表示されます。



(4)「QC Register (データ登録)」をクリックします。

sysmex 医療従事者向けサイト 文字サイズ変更 標準 大 🔍 絞り込み検索 キーワード入力 検索

サポートインフォメーション シスメックス病院さん、ようこそ ログアウト マイページ お問い合わせ

SNCS/eQAPI Caresphere™ XQC 分野別情報 ラーニング 刊行物 イベント FAQ

HOME > Caresphere™ XQC

Caresphere™ XQC

シスメックスでは、装置や試薬メーカーを選ばない外部精度管理サービスCaresphere™ XQCおよびその他の関連システム、により、お客様の精度管理業務をサポートいたします。

※ Caresphere™サービス：別途契約が必要です。

※ マークの付いたメニューの閲覧にはサポートインフォメーションサイトのIDとパスワードでログインしていただく必要があります。

※ Caresphere™ XQC画面におきまして、ブラウザ使用環境は、Google Chrome、Firefox、Internet Explorerに対応しています。(Edgeは利用できませんが、2022年6月15日以降対応予定しています)

- Caresphere™ XQC (データ確認)
- Caresphere™ XQCについて
- マニュアル
- QC Register (データ登録)
- Caresphere™ XQCについて
- 月次集計締切日/ロット集計期間
- 登録コード集
- 集計レポート
- QC Report (内部精度管理図作成)

Caresphere™ XQCはこちらからログインいただけます。

サポートインフォメーションサイトのログインID,PWを入力してください。

事前にログインされている場合は、Caresphere™ XQC画面に直接遷移します。

Caresphere™ XQCサービスの紹介内容が御覧いただけます。

Caresphere™ XQCおよびその他の関連システムの利用マニュアルをご確認いただけます。

(利用方法動画、ガイドブック、簡易取説など)

QC RegisterはCaresphere™ XQCに精度管理データを登録するためのWEBサイトです。

QC Registerはこちらからログインいただけます。

サポートインフォメーションサイトのログインID,PWを入力してください。

事前にログインされている場合は、QC Registerの画面に直接遷移します。

(5)設定・データ登録などを行う装置の「選択」をクリックします。

施設部署名 ★シスメックス病院

sysmex

装置一覧

装置一覧

カテゴリ 1.CHEMISTRY 2.IMMUNO/SERO 3.GHB 4.LIFE SCIENCE 5.VIRUS 6.MCC 7.URINALYSIS 9.COAGULATION 検索

装置コード	装置ニックネーム	機種名	シリアルNo.
1285201242	KL-6 用装置	7140, 7150, 7170, 7180, 7600<P>, 7700<P>, MODULAR<P>	160
1653974811	Edge検証中	Alinity, BioLis24i, BioLis30i, TBA-c16000, TBA-c4000, TBA-c8000, TBA-rx	1513