

Q17. QC Register のログイン方法を教えてください

A17. サポートインフォメーションサイト (<https://sysmex-support.com/jp/>) よりログインして下さい。

(1) 「ログイン」をクリックします。



(2) 「ユーザーID」「パスワード」を入力します。



The screenshot shows the 'ログイン' (Login) page. The 'ユーザーID' (User ID) and 'パスワード' (Password) input fields are highlighted with red boxes. Below the fields, there is a note: '“サポートインフォメーションサイト”のID,PWを入力してください (半角英数字で大文字・小文字の間違いにご注意ください)' and a link for 'パスワードをお忘れの方' (Forgot your password?). A 'ログイン' (Login) button is at the bottom.

(3) 「Caresphere™XQC」をクリックします。

* ログイン後、「〇〇さん、ようこそ」と表示されます。



(4)「QC Register (データ登録)」をクリックします。

(5)設定・データ登録などを行う装置の「選択」をクリックします。