

Q12. QC レポートとは何ですか？

A12. SNCS/eQAPI に送信した精度管理データ（日内データ）から、内部精度管理図（Xbar-Rs-R 管理図）を作成することができるプログラムです。

※Xbar-Rs-R 管理図とは、日次平均値の推移(Xbar)、日間変動(Rs)及び日内変動(R)が一度に管理できるチャートです。ご利用の場合は、支店・営業所にお申し出ください。

【プログラムの特長】

- (1)ソフトのインストールは不要で、ブラウザ上で設定からレポート出力・PDF 保存まで操作できます。
- (2)管理図の評価値は、自装置の累積データ又は最新の全国平均値が選択できます。
- (3)管理図の備考欄への入力や責任者捺印欄の役職名が設定でき、ISO 認定に必要な管理図として利用できます。

【対象ユーザー】

SNCS/eQAPI で**日内データ**を送信しているユーザー（全分野対象）

※SNCS 装置及び QC Register をご利用の場合は、日内データのためご利用可能です。

※SNCS Client System をご利用の場合は、日次データのためご利用できません。

【操作方法】

(1)専用サイトへログイン

ID/PW はサポートインフォメーションサイトにログインするための ID/PW とは異なります。QC Register と同じです。

(2)対象装置、対象項目を選択

(3)評価値を設定

（期間を設定して自動計算した結果が取り込めます）


(4)日内データを登録

（SNCS 装置のデータ、QC Register のデータが利用できます）

(5)出力、コメントなどを入力

(6)帳票出力/PDF 保存

【出力例】

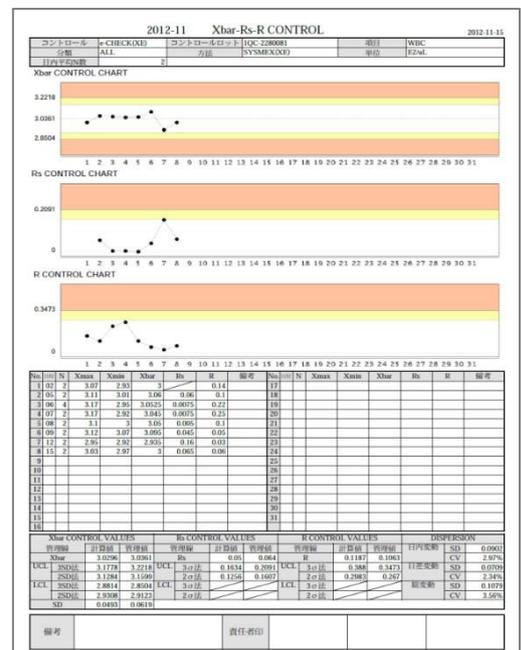

【対象ブラウザ】

Internet Explorer 7 以上

Google Chrome Ver.22.0.1229.79 m 以上

Firefox 16 以上、Safari 5 以上